

**paripassu**

**Manual de uso  
SARA 2G**



## Sumário

Introdução	3
Visualização de listagem de amostras e laudos	3
Visualização de planos de ação	7
Cadastro do e-mail para receber notificações personalizadas	9



## Introdução


O Sistema de Acompanhamento dos Resultados das Análises (SARA) permite a visualização de listagem de amostras, laudos, aprovação do plano de ação e cadastro do e-mail como comunicação. Saiba como acessá-los a seguir.

### Visualização de listagem de amostras e laudos

**Passo 1:** Acesse o SARA fazendo login pelo Minha Conta <https://acesso.paripassu.com.br/#/login>, preenchendo seu e-mail e senha usuais na tela de acesso. Em seguida, clique no logo do sistema SARA .



**Passo 2:** A tela inicial do SARA exibirá o painel “Listagem de amostras”. Neste painel você encontrará todas as suas amostras cadastradas.

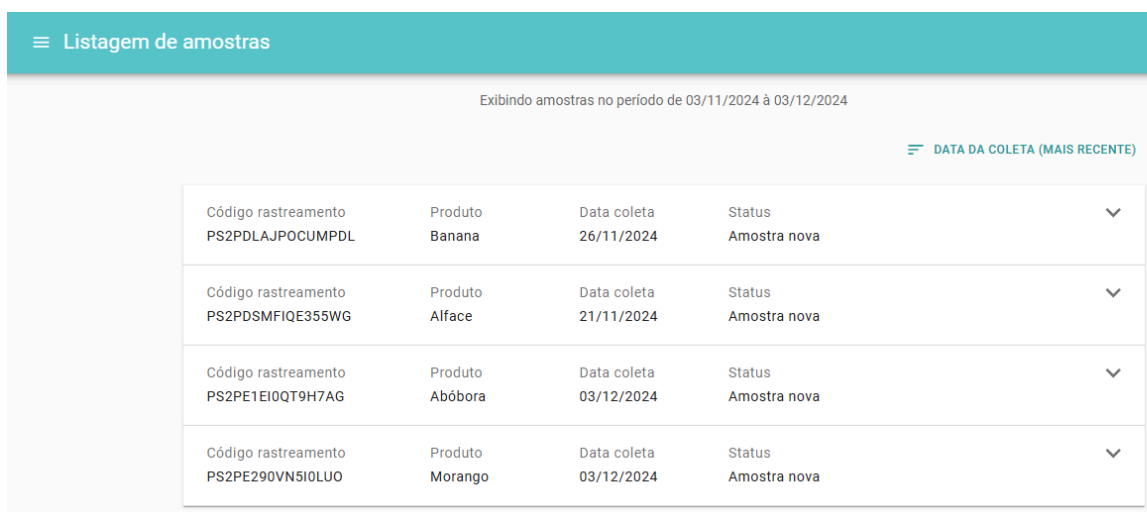


☰ Listagem de amostras

Exibindo amostras no período de 03/11/2024 à 03/12/2024

☰ DATA DA COLETA (MAIS RECENTE)

Código rastreamento	Produto	Data coleta	Status	
PS2PDLAJPOCUMPDL	Banana	26/11/2024	Amostra nova	▼
PS2PDSMFIQE355WG	Alface	21/11/2024	Amostra nova	▼
PS2PE1EI0QT9H7AG	Abóbora	03/12/2024	Amostra nova	▼
PS2PE290VNSI0LUO	Morango	03/12/2024	Amostra nova	▼

**Passo 3:** No canto superior direito, você encontrará menu de filtro . Selecione, caso você queira filtrar as amostras. Nesta aba, apresentam-se os seguintes campos:

- Data inicial
- Data final
- Status da amostra
- Código de rastreamento

← Filtrar ✓

Data inicial  
03/11/2024

Data final  
03/12/2024

Status  
Amostra nova

Código de Rastreamento

Varejo  
Selecione

← Filtrar ✓

Data inicial

- Selecione
- Aguardando aprovação do plano de ação
- Laudo em plano de ação
- Amostra agendada
- Amostra nova**
- Amostra rejeitada
- Laudo em plano de ação finalizado
- Laudo sem problema

Selecione

**Passo 4:** Ao selecionar a amostra desejada, você conseguirá visualizar detalhes dos laudos dos seus fornecedores ao clicar no botão *“Detalhes do Laudo”*.

Código rastreamento PS2PE290VN510LUO	Produto Morango	Data laudo 04/12/2024	Status Laudo em plano de ação	^
Código rastreamento amostra anterior	Laboratório Outros Coleta número 1	Data coleta 03/12/2024	Local da coleta Rodovia José Carlos Daux	

DETALHES DO LAUDO

**Passo 5:** No painel “Detalhes do laudo”, você encontrará detalhes da amostra:

### Detalhes da amostra

Cód. rastreamento PS2PE290VN5I0LU0	Produto Morango	Data laudo 04/12/2024	Data coleta 03/12/2024
Local da coleta PariPassu	Varejo PariPassu - Interno	Laboratório Outros	
Origem Fornecedor PariPassu			
Observação Sem observação.			
Imagens Sem imagens cadastradas			

**Passo 6:** Ao rolar o painel para baixo você encontrará o resultado do laudo. Caso você queira baixá-lo, selecione o botão [IMPRIMIR LAUDO](#).

### Resultado do laudo

Código laudo  
AUTOGERADO\_27021

Substância	Situação	Quantidade utilizada	Quantidade limite
Ditiocarbamatos	Não autorizada	0.050 mg/kg	1.000 mg/kg

#### Legenda

Proibida

> Limite máximo residual

Conforme

Não autorizada

[IMPRIMIR LAUDO](#)

[CONTESTAR LAUDO](#)

## Visualização de planos de ação

**Passo 1:** A tela inicial do SARA exibirá o painel “Listagem de amostras”. Selecione a amostra desejada, com status “Laudo em plano de ação finalizado”.

Código rastreamento	Produto	Data coleta	Status	▼
PS2EESS2MZ34630W	Banana	13/08/2024	Amostra nova	
Código rastreamento	Produto	Data laudo	Status	▼
PS2PDR87PYQH0MK0	Milho Verde	26/11/2024	Laudo em plano de ação finalizado	
Código rastreamento	Produto	Data coleta	Status	▼
PS2PDSMFIQE355WG	Alface	07/11/2024	Amostra rejeitada	

**Passo 2:** Selecione “Detalhes do Laudo”

Código rastreamento	Produto	Data laudo	Status	^
PS2PDR87PYQH0MK0	Milho Verde	26/11/2024	Laudo em plano de ação finalizado	
	Laboratório	Data coleta	Local da coleta	
	Outros	07/11/2024	RODOVIA BR 163 KM 67 R00 A CPO GRANDE	
Código rastreamento amostra anterior	Coleta número			
	1			

[DETALHES DO LAUDO](#)

**Passo 3:** No painel de *detalhes do laudo* você encontrará o resultado da amostra e o plano de ação preenchido pelo seu fornecedor.

<b>Plano de ação</b>	Versão
	1
Status	
<b>Laudo em plano de ação finalizado</b>	
Data da Elaboração	
03/12/2024	
Responsável	N° registro do conselho profissional
Fornecedor PariPassu	0
Alvo biológico	
Justifique a não conformidade	
Descrição dos motivos da não conformidade	
Informe as ações corretivas	
Ações corretivas que serão tomadas	
<a href="#">DETALHES DA APROVAÇÃO</a>	



## Cadastro do e-mail para receber notificações personalizadas

Observação: É fundamental garantir que as comunicações sejam ativadas em pelo menos um e-mail de acesso frequente. Sem essa ativação, nenhum responsável da sua empresa receberá notificações relacionadas às suas amostras.

**Passo 1:** Clique na barra lateral esquerda para abrir o menu principal e selecionar a opção “Comunicação”.

The screenshot shows the Paripassu web interface. On the left, a teal sidebar contains a menu with the item 'Listagem de amostras' highlighted with an orange box. The main content area displays a table of samples and a sidebar menu. The table lists four samples with their tracking codes and product names. The sidebar menu on the right includes 'Amostras', 'Listagem de amostras', 'Configurações', and 'Comunicação' (highlighted with an orange box), along with the version number 'Versão 1.39.1'.

Código rastreamento	Produto
PRN00IMMRB8AE1EF	Pimentão Amarelo
PS348CM7NRJ7M8H8	Tomate Italiano Orgânico
PRNGFP48M0T11GOM	Cenoura
Sem código registrado	Maçã

Amostras

Listagem de amostras

Configurações

Comunicação

Versão 1.39.1



**Passo 2:** Selecione os tipos de comunicações que deseja receber, após isso clique no botão “salvar”.

Comunicação

Selecione os tipos de comunicação que o sistema deverá lhe enviar:

- Amostra nova
- Laudo com problema
- Laudo contestado
- Laudo sem problemas
- Plano de ação finalizado
- Plano de ação reprovado

VOLTAR SALVAR

Caso você persista com dúvidas, entre em contato com a equipe de *Monitoramento & Alimento Seguro*:

**E-mail:** [amostras@paripassu.com.br](mailto:amostras@paripassu.com.br) | **Whatsapp:** (48) 99865-0152.